

0.1%明胶工作液使用说明书

V1.0 版本，更新日期：2020 年 12 月 30 日

货号：CA3010100

规格：100 mL

储存条件及期限：室温（15-25℃）存储，截

止日期见标签。

扫描二维码，关注微信公众号即可查看[产品说明书](#)、[视频教程](#)、[产品相关论文下载](#)
(如果您有什么其他问题，可联系相关销售或拨打下方联系电话咨询)



产品简介：

联系电话：010—69737398

本产品可用于小鼠胚胎干细胞、小鼠诱导多能干细胞培养时包被培养板/皿/瓶。

产品组分：

组分代码	名称	规格	数量
CA3010100	PSCeasy 人多潜能干细胞铺底工作液-基础液	100 mL	1 瓶

包被方法：

1. 将 0.1%明胶工作液加入到需要包被的容器中，使其完全覆盖住容器的底部，并且包被结束后不会干掉为佳；推荐使用体积如下：

培养器材	推荐用量 (mL)
6 孔培养板	2
12 孔培养板	1
100mm 培养皿	8
T25 培养瓶	3
T75 培养瓶	6

2. 在室温下，明胶溶液至少在培养容器中孵育 20min。
3. 将明胶溶液吸出，直接使用或者放置生物安全柜中变干，保存在 2-8℃或室温，一般保存时间不超过 2 周。

注意：明胶溶液在运输过程中由于温度影响可能会变的浑浊，使用前将其放置在 37-40℃水浴中 1-2 小时，溶液会再次变澄清，产品性能不受影响。